



6. SPARE PARTS LIST

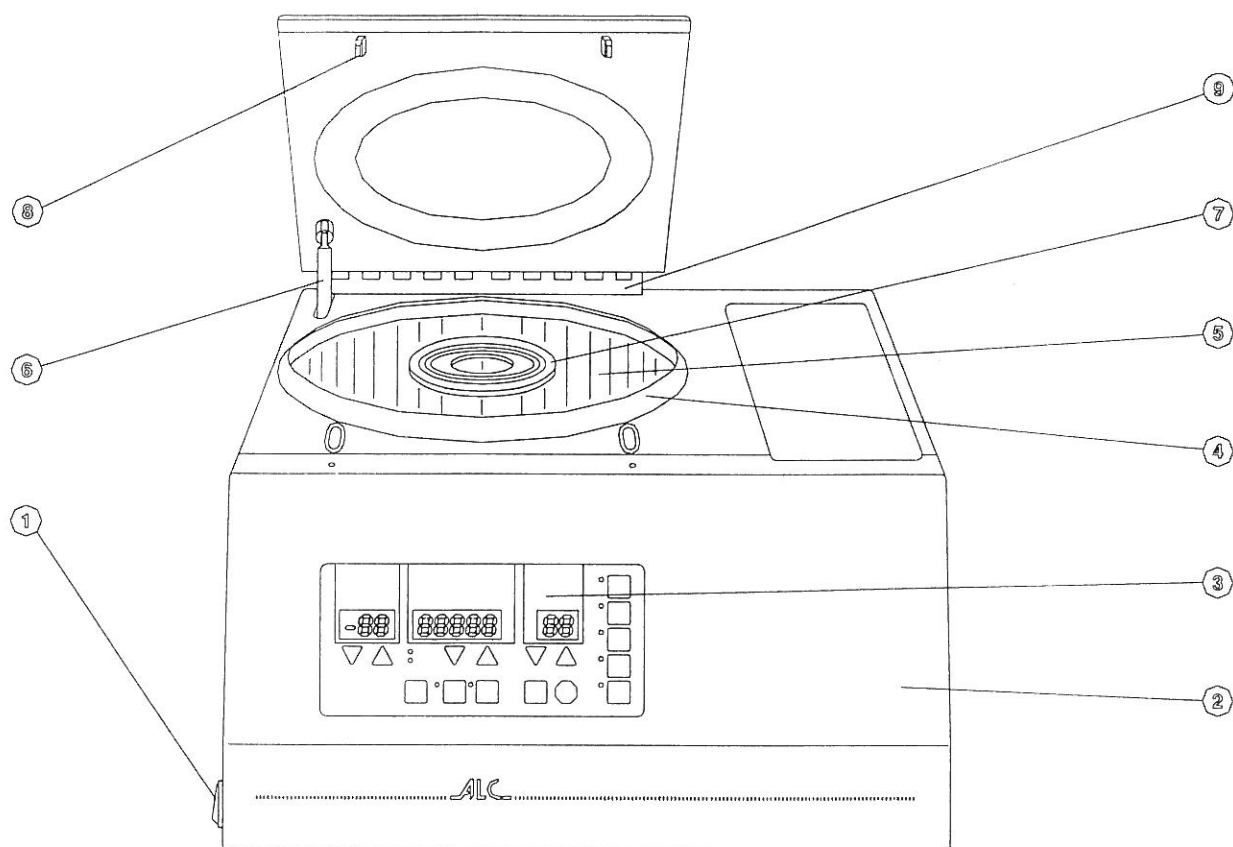

VISTA GENERALE
GENERAL VIEW

VISTA GENERALE
GENERAL VIEW

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	11202681	Interruttore di linea <i>Power switch</i>	1
2	- (PK121)	Pannello frontale <i>Front panel</i>	1
2	- (PK131)	Pannello frontale <i>Front panel</i>	1
3	11202453 (PK121)	Modulo tastiera + Display <i>Keyboard + display</i>	1
3	11202455 (PK131)	Modulo tastiera + Display <i>Keyboard + display</i>	1
4	85240712	Guarnizione <i>Bowl seal</i>	1
5	89002039	Camera di centrifugazione <i>Centrifugation chamber</i>	1
6	89000840	Molla a gas <i>Gas spring</i>	1
7	89000839	Guarnizione camera - motore <i>Bowl seal chamber - motor</i>	1
8	85240195	Ganci di chiusura <i>Latch</i>	1 of 2
9	11200717	Cerniera <i>Lid hinge</i>	1
-	85280460	Scheda uP+PWR 230Volt <i>Main board 230Volt</i>	1
-	85280515	Scheda uP+PWR 120Volt <i>Main board 120Volt</i>	1

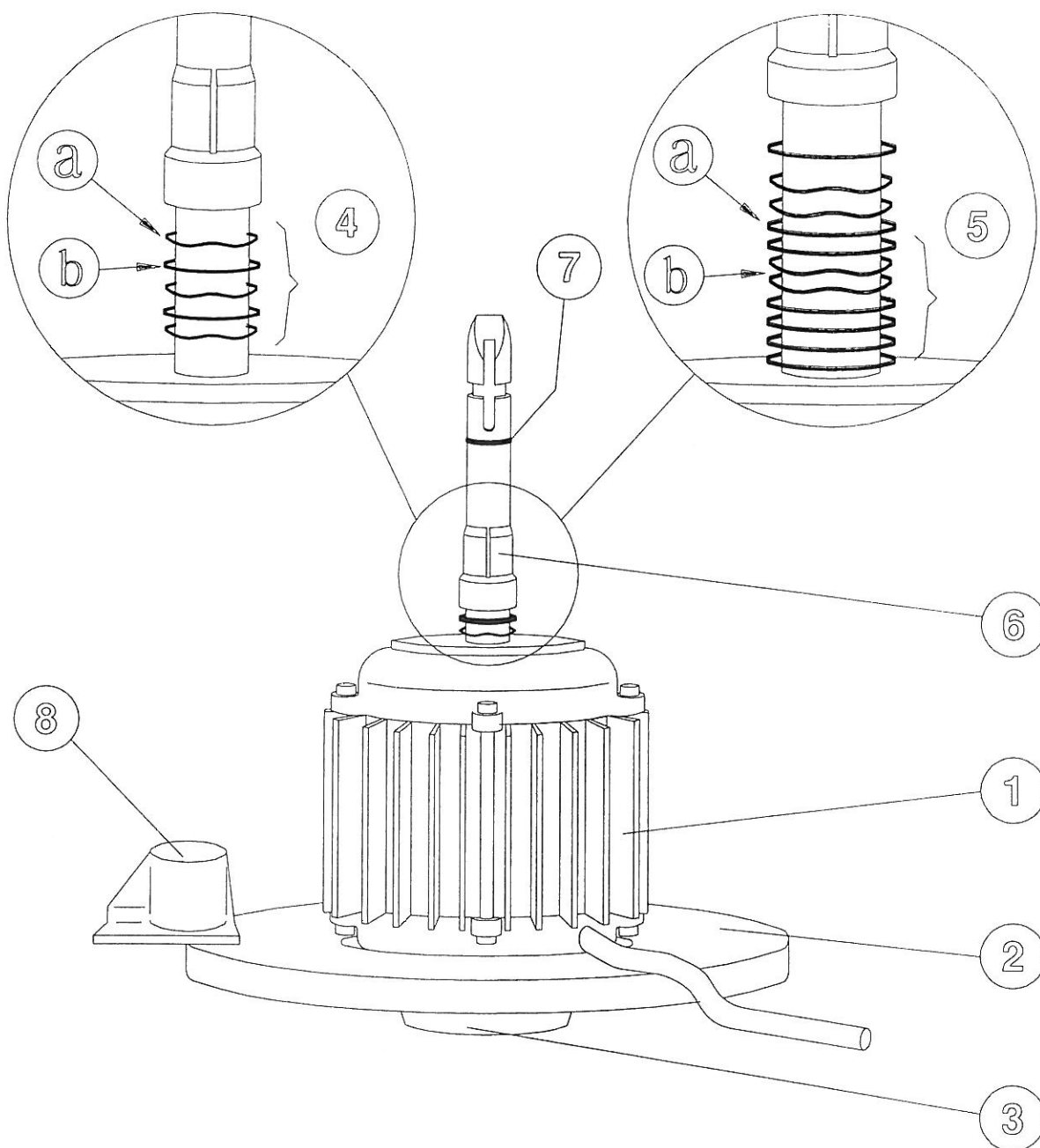

MOTORE
MOTOR

VISTA MOTORE
GENERAL VIEW


PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	38500011 (PK121)	Motore <i>Motor</i>	1
1	38500013 (PK131)	Motore <i>Motor</i>	1
2	11200508	Massa Stabilizzatrice <i>Stabilising Mass</i>	1
3	89000853	Encoder r.p.m. <i>Encoder r.p.m.</i>	1
4a	11200838 (PK121)	Rondelle elastiche <i>Spring washers</i>	1 of 3
4b	11200835 (PK121)	Rondelle <i>Washers</i>	1 of 2
5a	89000851 (PK131)	Rondelle elastiche <i>Spring washers</i>	1 of 4
5b	89000850 (PK131)	Rondelle Sp.0.5mm <i>Washers</i>	1 of 7
6	11200799 (PK121)	Bussola di plastica asse motore <i>Motor shaft clamp</i>	1
	89000849 (PK131)	Bussola di plastica asse motore <i>Motor shaft clamp</i>	1
7	11200841 (PK121)	O - Ring	1
	89000852 (PK131)	O - Ring	1
8	89000843	Sensore di disequilibrio <i>Imbalance sensor</i>	1
9	26820007	Grasso Alimentare Bianco <i>Grease</i>	1

VISTA AUTO-LOCK per Tipo "M" (solo PK121)
 AUTO-LOCK SYSTEM VIEW for type "M" (only for PK121)

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	89000914	Anello di trasmissione <i>Guide collar</i>	1
2	85230694	Lucchetto <i>Latch</i>	1
3	86001482	Molla <i>Spring</i>	1
4	86001481	Anello Seeger <i>Circlip</i>	1
5	89000915	Guida Lucchetto <i>Latch guide</i>	1
6	85241222	Attrezzo per estrazione teste rotanti <i>Rotor unlocking device</i>	1


VISTA AUTO-LOCK per Tipo "V" (solo PK131)
 AUTO-LOCK SYSTEM VIEW for type "V" (only for PK131)

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	89002451	Anello di trasmissione <i>Guide collar</i>	1
2	85230757	Lucchetto <i>Latch</i>	1
3	86001482	Molla <i>Spring</i>	1
4	86001600	Anello Seeger <i>Circlip</i>	1
5	89000917	Guida Lucchetto <i>Latch guide</i>	1
6	85241222	Attrezzo per estrazione teste rotanti <i>Rotor unlocking device</i>	1

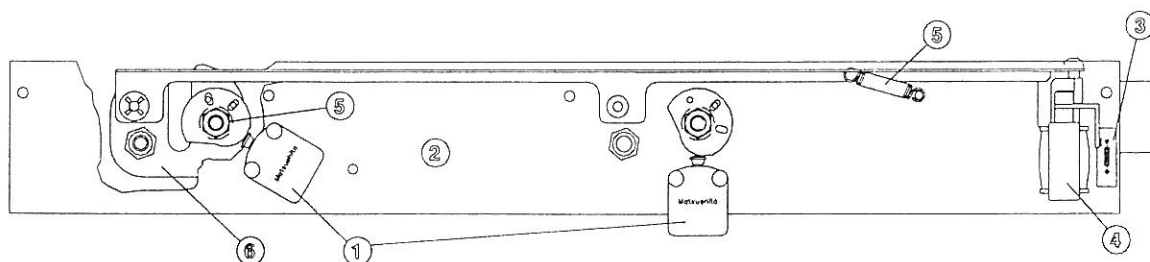


VISTA SERRATURA
LOCK VIEW

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	89000842	Microinterruttore chiusura coperchio <i>Lid microswitch</i>	1 of 2
2	11202914	Assieme serratura <i>Lock</i>	1
3	11250006	Contatto Reed <i>Reed Switch</i>	1
4	89000927	Elettromagnete <i>Electromagnet</i>	1
5	11201092	Molla conica <i>Spring</i>	1

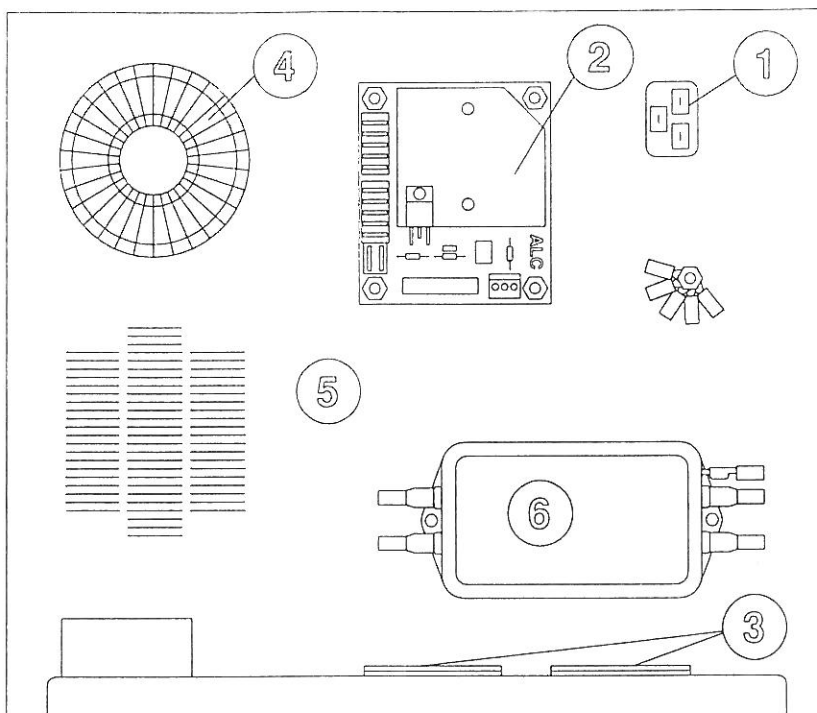

**GRUPPO ALIMENTAZIONE
FEEDER GROUP**

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	89000838	Presa di linea <i>Mains connector</i>	1
2	11202594	Scheda di comando compressore <i>Compressor control board</i>	1
3	89000854	Resistenza freno <i>Braking resistor</i>	1 of 2
4	89000837	Trasformatore Toroidale 230Volt <i>Toroidal transformer 230Volt</i>	1
4	11204238	Trasformatore Toroidale 120Volt <i>Toroidal transformer 120Volt</i>	1
5	11202933	Gruppo alimentazione completo 230Volt <i>Feeder group 230Volt</i>	1
5	11202932	Gruppo alimentazione completo 120Volt <i>Feeder group 120Volt</i>	1
6	11202854	Filtro di linea 230Volt <i>Line filter 230Volt</i>	1
6	11202856	Filtro di linea 120Volt <i>Line filter 120Volt</i>	1

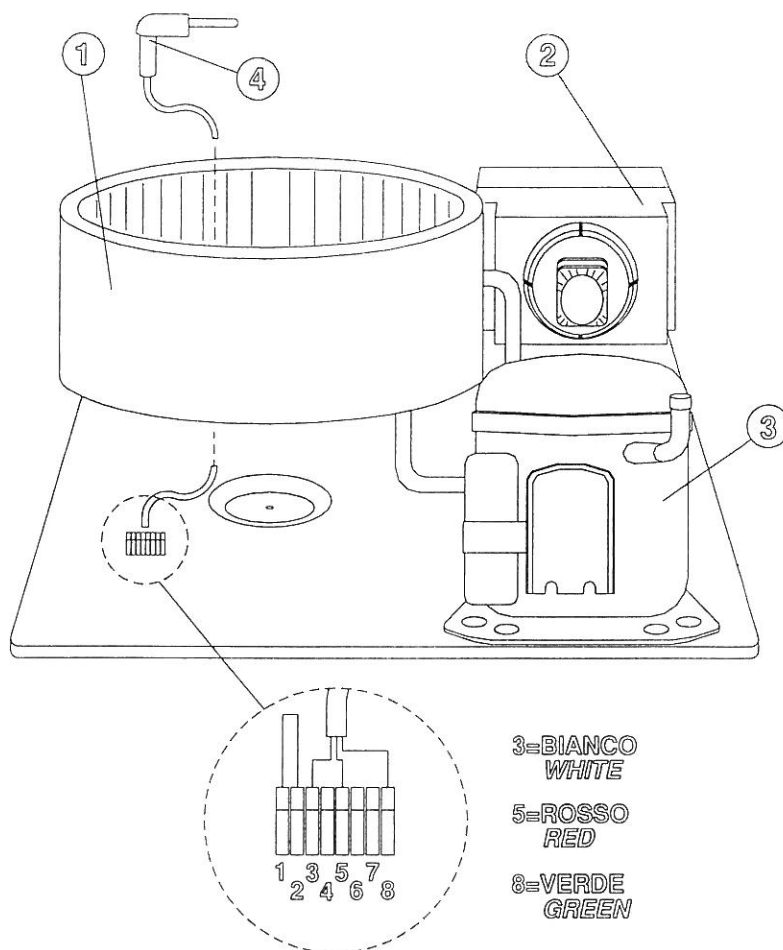

**GRUPPO FRIGORIFERO
REFRIGERATION GROUP**

PART. ITEM	COD. CAT n.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.tà Q.ty
1	89000902	Camera completa <i>Bowl assembly</i>	1
2	89000903	Gruppo condensatore completo 230Volt - 50Hz <i>Condenser Group assembly 230Volt - 50Hz</i>	1
2	11201548	Gruppo condensatore completo 120Volt - 60Hz <i>Condenser Group assembly 120Volt - 60Hz</i>	1
3	89000905	Compressore 230Volt - 50Hz <i>Compressor 230Volt - 50Hz</i>	1
3	11201555	Compressore 120Volt - 60Hz <i>Compressor 120Volt - 60Hz</i>	1
4	89000879	Sonda temperatura completa <i>Temperature probe Ass.y</i>	1